

Western 膜再生液

产品包装:

产品编号	产品内容	包装规格
YK2248M	Western 膜再生液	100ml

产品简介:

- ◆ Western 膜再生液 (Stripping buffer)，用于 Western 中蛋白膜重复利用。在 Western 中完成化学发光检测后，有时还需要检测其内参蛋白，或检测其它蛋白进行比较时可使用膜再生缓冲液洗去孵育好的抗体，以进行下一轮的抗体孵育和发光操作。
- ◆ 通过使用膜再生液，充分去除一抗二抗，可以非常方便地重新利用使用过的膜检测其它蛋白。与重新进行电泳转印相比，不仅省时省力，还能消除重新上样而带来的误差，提高可比性。
- ◆ 使用 Western 膜再生液多次重复使用同一张膜，会导致蛋白信号的减弱。故而建议先检测表达量较少的蛋白，再生后检测表达量较高的蛋白（如费磷酸化蛋白及内参蛋白）。

保存条件:

室温保存，一年有效。

使用方法:

- (1) 化学发光成像完成的膜用蒸馏水清洗干净后放入抗体孵育盒，加如适量本品，只需要溶液没过蛋白膜即可。
- (2) 在室温条件下脱色摇床 50-90rpm 慢摇洗膜 30min。然后使用 TBST 洗膜 3 次，每次 10min，将蛋白膜清洗干净，即可从封闭开始进行 WB 实验。
- (3) 如果想要加强去除抗体效果可以再 37℃ 条件下进行膜再生工作。

注意事项:

- 本 Western 膜再生液有轻微腐蚀性，使用时请注意防护。
- 本品含有 SDS，如果析出可加热溶解，不影响使用。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

