

SDS-PAGE 电泳缓冲液 (10x) 说明书

包装清单

产品编号	产品名称	包装
YK2295	SDS-PAGE 电泳缓冲液 (10X)	2*100mL
YK2295M	SDS-PAGE 电泳缓冲液 (10X)	500ml
	说明书	1 份

使用说明:

- 1) 本品为十倍浓度的 SDS-PAGE 电泳液 (SDS-PAGE Electrophoresis Buffer), 用于 SDS-PAGE 时的电泳缓冲液。使用时按需求取本品稀释成 1x 缓冲液进行使用, 如 100mL 本品加 900ml 蒸馏水。
- 2) 本品含有 SDS, 适用于变性的 Tris-HCl 缓冲系统的聚丙烯酰胺凝胶, 不可用于非变性凝胶电泳。
- 3) 本电泳液可以回收作为电泳槽外槽液回收, 回收后可以再使用 1-2 次。

保存条件:

室温运输和保存, 有效期一年。

注意事项:

1. 产品中含有 SDS 若有结晶可水浴加热溶解, 不影响使用。
2. 配制好的电泳液使用时间不宜超过两周。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套和医用口罩操作。

