

SDS-PAGE 电泳缓冲液（粉剂）说明书

包装清单

产品编号	产品名称	包装
YK2296S	SDS-PAGE 电泳缓冲液(粉剂)	1L
YK2296M	SDS-PAGE 电泳缓冲液（粉剂）	10*1L
	说明书	1 份

使用说明：

SDS-PAGE 电泳液(SDS-PAGE Electrophoresis Buffer)可以用于 SDS-PAGE 时的电泳缓冲液。使用时每小包加蒸馏水溶解，定容到一升即可。

本品含有 SDS，适用于变性的 Tris-HCl 缓冲系统的聚丙烯酰胺凝胶，不可用于非变性凝胶电泳。

本电泳液可以回收作为电泳槽外槽液回收，回收后可以再使用 1-2 次。

保存条件：

室温保存，一年有效。

注意事项：

1. 配制好的电泳液使用时间不宜超过两周。
2. 回收的电泳液可以作为外槽电泳液重复使用 1-2 次，为了取得最佳的电泳效果，应使用没有使用过的电泳液，不建议回收作为内槽液。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套和医用口罩操作。

