

Western 转膜缓冲液 (10×)

产品信息

产品编号	产品名称	规格
YK2309S	Western 转膜缓冲液 (10×)	100ml
YK2309	Western 转膜缓冲液 (10×)	500mL

产品使用说明

- ◆ 本品为十倍浓度的 western blot 转印缓冲液(Transfer Buffer)，用于 western blot 时的蛋白湿法转印缓冲液。使用时按需求取本品 100mL，加 500mL 蒸馏水后再加入 200mL 甲醇，最终使用蒸馏水定容至 1L 即为工作液，直接用于 WB 湿法转印。
- ◆ 转印过程中需要用冰包裹转印设备以防止温度过高。如果需要转印大分子量蛋白可将甲醇的加入量适量减少，并在工作液中加入 0.1%质量的 SDS。
- ◆ 本品可以回收后再使用 1-2 次。

运输与保存方法

室温运输和保存。有效期 1 年。

注意事项

1. 产品中若有结晶可水浴加热溶解，不影响使用。
2. 配制好的缓冲液使用时间不宜超过两周。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套和医用口罩操作。

